

Super ECL Star(特超敏化学发光检测试剂盒)

Catalog # CJD1006

Product Information

Description	Super ECL Star 最高灵敏度底物是一款具有超高灵敏度的增强型化学发光（ECL）底物，可通过辣根过氧化物酶（HRP）实现低飞克级（fg）的免疫印迹检测。Super ECL Star特超敏发光液用于检测直接或间接标记辣根过氧化物酶HRP的抗体及其关联的抗原。由于采用了独特的发光底物系统，Super ECL Star超敏发光液是目前最灵敏的商业化荧光 ECL 检测试剂。
Appearance	liquid

Additional Information

Notes	1. 步骤 1 ~ 4 可在日光灯下操作，但发光液暴露于强光下时间过久灵敏度可能略有降低，移到暗房操作可避免之。戴手套可以避免在膜上留下手印。2. 长时间曝光或蛋白过量，将加深背景并使条带强弱变化失去线性关系，曝光不足则条带模糊。3. 发光工作液孵育约 3 min 后膜上的条带发光。强条带发光在暗房中肉眼可见，低丰度蛋白条带发光较弱甚至肉眼不可见但可使 X 光胶片曝光。不能简单以肉眼观察判断条带发光时间。肉眼不可见的荧光实际上可持续数小时并使 X 光胶片感光，因而弱带可曝光 1-12 h。如果曝光后条带不
Storage	4℃密封避光保存一年以上，短期可放置室温。
Precautions	This product is for research use only. Not for use in diagnostic or therapeutic procedures.

Please note: All products are 'FOR RESEARCH USE ONLY. NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC PROCEDURES'.